

IPT CROMATI

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Sciacquare accuratamente la provetta e la siringa con l'acqua da analizzare.
2. Introdurre nella provetta una spatolina di reagente Cromati A e 8 gocce di reagente Cromati B e agitare per circa un minuto.
3. Aggiungere 5 cc. di acqua da analizzare, servendosi della siringa.
4. Agitare fino a soluzione completa della polvere e dopo 5 minuti confrontare, tralasciando dall'alto, con la scala cromatica.

Nota - Conservare i reagenti preferibilmente al riparo dalla luce (ad es. nell'astuccio) ed al fresco.